

IncuSafe

Incubatori a CO₂

50 L



MCO-50AIC-PE



Ottimizzazione dei risultati delle colture cellulari e della riproducibilità

Gli incubatori a CO₂ PHCbi offrono un controllo preciso della concentrazione di CO₂ e un controllo accurato, uniforme e altamente reattivo della temperatura all'interno della camera. Durante la coltura cellulare, la contaminazione è impedita dall'interno germicida e dalla lampada UV opzionale. Durante la coltura di cellule, l'azione combinata continua dell'interno germicida in inCu-saFe e della lampada UV SafeCell previene la contaminazione.

Ambiente preciso e regolato

L'azione combinata dell'interno inCu-saFe e della lampada SafeCell UV previene la contaminazione. Il sistema con camicia D.H.A. (Direct Heat and Air Jacket System) regola la temperatura, mentre il sensore IR doppio controlla il livello di CO₂.

Decontaminazione rapida

Il sistema di decontaminazione ad alta velocità utilizza perossido di idrogeno vaporizzato e luce UV per pulire in sicurezza la camera dell'incubatore in meno di tre ore, con una riduzione di almeno 6 log dei principali contaminanti.

Controllo preciso e monitoraggio intelligente

Il display OLED con tastierino alfanumerico consente un controllo comodo e sicuro da parte dell'utente. Fornisce visibilità sulle condizioni interne, come il livello di CO₂ e la temperatura. Grazie a una porta USB è possibile trasferire i dati in tutta semplicità.



Crescita cellulare ottimale

Qualità e prestazioni eccellenti promuovono la crescita cellulare ed offrono risultati e riproducibilità ottimali. Ideali per i protocolli più rigorosi e sensibili.



Colture di cellule singole

Compatti e impilabili, questi incubatori sono ideali per singole colture di cellule derivanti da campioni paziente o per progetti di ricerca su piccola scala.



Utilizzo semplice e intuitivo

Nella normale dotazione sono compresi allarmi acustici e visivi regolabili, diagnostica di sistema integrata e controllo preventivo delle prestazioni. Il pannello di controllo protetto da password garantisce la sicurezza e riduce al minimo il rischio di modifiche accidentali dei valori di riferimento.

IncuSafe Incubatori a CO₂

Sistema con camicia D.H.A.

Offrono un controllo accurato, costante e altamente reattivo della temperatura all'interno della camera per un'eccezionale uniformità e un rapido recupero dopo l'apertura della porta.

Sensore CO₂ IR doppio

Il doppio sensore IR e il controllo P.I.D. dell'incubatore garantiscono un recupero ultrarapido della CO₂ senza sforamenti, anche dopo molteplici aperture della porta.

Decontaminazione di fondo attiva



L'esclusivo interno in lega di acciaio inossidabile rivestita in rame inCu-saFe abbina le proprietà germicide del rame alla resistenza dell'acciaio inossidabile.

La lampada SafeCell UV isolata ed opzionale decontamina l'aria in circolazione e l'acqua nella vaschetta di umidificazione senza danneggiare le cellule in coltura.

Gestione della condensa

L'astina della condensa, controllata tramite tecnologia Peltier, condensa sulla sua superficie il vapore acqueo, che quindi sgocciola nella vaschetta di umidificazione, impedendo la formazione di condensa indesiderata e possibile contaminazione nella camera.

Dimensioni

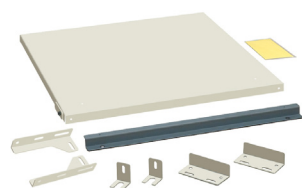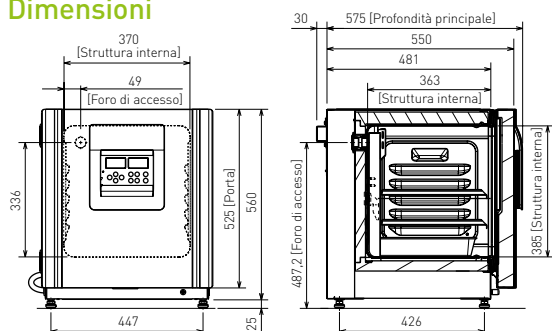

MCO-50SB-PW

MCO-170PS-PW



Solo SEE, Svizzera e Turchia



Per uso medico

Il dispositivo MCO-50AIC-PE è conforme come dispositivo medico di classe I. Paesi di utilizzo: unicamente Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svizzera.

Per uso in laboratorio

Paesi di utilizzo: unicamente Paesi del SEE, Svizzera e Turchia.

Codice modello		MCO-50AIC-PE
Dimensioni esterne (L x P x A) ¹⁾	mm	480 x 550 x 585
Dimensioni interne (L x P x A)	mm	370 x 363 x 385
Volume	l	50
Peso netto	kg	46
Prestazioni		
Range di controllo temperatura e fluttuazione ²⁾	°C	AT +5 - +50, ±0.1
Uniformità della temperatura ³⁾	°C	±0,25
Range di controllo CO ₂ e fluttuazione	%	da 0 a 20, ±0,15
Livello di umidità e fluttuazione	% U.R.	95, ±5
Controllo		
Sensore temperatura		Termistore
Sensore CO ₂		IR doppio
Display		Digitale (OLED grafico bianco)
Materiali di costruzione		
Materiale esterno		Acciaio verniciato (copertura posteriore non verniciata)
Materiale interno		Lega di acciaio inossidabile rivestita in rame
Materiale isolante		Copolimero acrilonitrile-stirene
Metodo di riscaldamento		Sistema Direct Heat and Air Jacket
Porta esterna	qtà	1 (Porta reversibile)
Porta interna	qtà	1 (vetro temprato)
Vassoi	qtà	2 x lega di acciaio inossidabile rivestita in rame
Dimensioni ripiano (L x P x A)	mm	353 x 308 x 12
Carico massimo per ripiano	kg	7
Foro di accesso	qtà	1 (sul lato posteriore/Ø 30 mm)
Allarmi		(R = allarme remoto, V = allarme visivo, B = allarme buzzer [sonoro])
Interruzione di corrente		R
Fuori impostazione temperatura		V-B-R
Temperatura elevata		V-B-R
Fuori impostazione CO ₂		V-B-R
Porta aperta		V-B
Livello elettrico e di rumorosità		
Alimentazione elettrica	V	220-240
Frequenza	Hz	50
Livello di rumorosità ⁴⁾	dB	29
Opzioni		
Sistema SafeCell UV®		MCO-170UVS-PE
Pannello di decontaminazione H ₂ O ₂		MCO-50HB-PW
Generatore di vapore di H ₂ O ₂		MCO-50HP-PW
Reagente H ₂ O ₂ , confezione da 6 flaconi		MCO-5H202-PE
Serratura elettrica con password		MCO-170EL-PW
Regolatore di pressione del gas della CO ₂ /N ₂		MCO-010R-PW
Sistema di commutazione bombole CO ₂ automatico		MCO-50GC-PW
Vassoio		MCO-50ST-PW
Staffa per impilare 2 incubatori		MCO-170PS-PW
Spaziatore per impilaggio		MCO-50SB-PW
Base con rotelle		MCO-50RB-PW
Sistemi di comunicazione opzionali		
Interfaccia analogica (4-20 mA)		MCO-420MA-PW

L'aspetto e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

- 1) Dimensioni esterne solo della struttura principale, escluse maniglie e altri elementi sporgenti.
- 2) Quando la temperatura è impostata su 37 °C, la temperatura ambiente deve essere inferiore o uguale a 32 °C. Indipendentemente dalla temperatura ambiente, il range massimo di controllo temperatura è sempre di 50 °C.
- 3) Misurazione eseguita in condizioni conformi al metodo di misurazione PHCbI specificato.
- 4) Valore nominale.

- È possibile che non si riescano a ottenere prestazioni ottimali con una temperatura ambiente superiore ai 15 °C.
- * Temperatura ambiente: 23 °C, impostazione: 37 °C, CO₂: 5%, senza carico
- * MCO-50AIC-PE + UV richiede il set per sistema UV MCO-170UVS-PE
- * La serie MCO-50AIC-PE richiede MCO-50HB-PW, MCO-170EL-PW, MCO-50HP-PW e l'opzione SafeCell UV per la decontaminazione H₂O₂.

PHC Europe

Membro del gruppo PHC

Eikdonk 1 | 4825 AZ Breda | Paesi Bassi
T: +31 (0) 76 543 3833

www.phcd.com/eu/biomedical