

エクセルシア/エクセルシア ES


停電後の対処法


I. 処理をしていないときに、停電になった場合

内蔵バッテリーが作動せず、電源がきれます。電源が復旧した際には、下記の手順で通常画面に戻してください。

- ① 言語設定画面で言語を選択し、Select を押してメインメニューにしてください。



- ② 画面上に処理槽ヒータートリップアラート  がでていますので、本体下部の試薬保管庫扉を開け、その天井右奥にある黒丸のスイッチを押し上げて下さい。

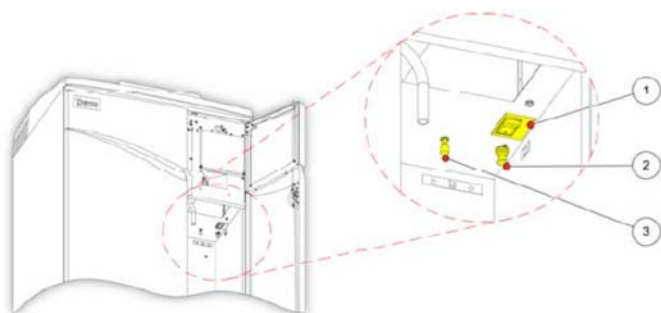

II. 処理中、停電になった場合

バッテリーバックアップ電源で作動し、処理が続行します。



バッテリーマークの下に利用できる電力がパーセンテージで表示されます。バッテリーバックアップで実行している場合、一部の加熱機能が制限されています。電源が復旧したら、加熱機能も復旧します。ワックス槽のワックスが固まっていた場合は、ワックスが融解し設定温度まで達したら、ワックス工程が進みます。

注意: 長時間の停電、もしくは、バッテリーを定期的に交換していない場合、バッテリーが途中で切れる恐れがあります。年1回の定期点検をご利用ください。