

MDF-DU702VHS1 メーカー希望小売価格 2,350,000円(税・据付納入費別)

MDF-DU502VHS1 メーカー希望小売価格 1,980,000円(税・据付納入費別)



MDF-DU702VHS1

MDF-DU502VHS1

## VIP ECO

ノンフロン 単相100V -85°C超低温フリーザー



729 L / 528 L

単相100Vで-85°C運転

自然冷媒とインバーター制御搭載の「VIP ECO」シリーズ

PHCのNew VIP ECO は

自然冷媒(ノンフロン)とインバーター制御により高い省エネを実現  
断熱性能・収納効率を向上させた新プラットフォームを採用  
信頼性・安全性を重視した冷却性能と、断熱性能・収納効率  
の向上は、大規模バイオバンクなどで優位性を発揮します

### エネルギー消費を低減 超低温保存ソリューション

エネルギー効率の高い自然冷媒はフリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を削減  
さらに新搭載のインバーターコンプレッサーでの運転制御により、旧モデル比較で消費電力を削減します

### 断熱性能と収納効率が向上 新世代プラットフォーム

収納効率に優れる外扉断熱方式と、温度分布に有効な内扉を複合的に採用した新プラットフォームは、従来機種と同様のフットプリントを維持しながら収納効率が約10%向上

700Lクラスで、2インチのクライオボックスを576個収納可能



写真は MDF-DU702VX

### 新開発”EZlatch(イージーラッチ)”

人間工学に基いた新開発”EZlatch(イージーラッチ)”ドアハンドルの採用により、さらに簡単に保存サンプルにアクセスが可能



### 消費電力 8.0kWh/day 少ない消費電力で省エネ運転

エネルギー効率の高い自然冷媒はフリーザーの性能を損なうことなく環境への影響を削減  
さらに新搭載のインバーターコンプレッサーは低速までの運転制御を可能にして電力を消費する冷凍運転のオン/オフを低減  
これらの組み合わせにより、1日あたりの消費電力を約8.0kWhに抑えます

室温23°C 設定-80°C MDF-DU702VHS1(100V50Hz)の実測値

### 中仕切りレスで フレキシブルな棚レイアウト



中仕切りレスでフレキシブルな棚レイアウトが可能。ラックの収納方法は5段または4段が選択でき、内扉もオプションで5枚または4枚タイプが選択可能



写真は MDF-DU702VX

### 大型カラー液晶タッチパネル



直感的で分かりやすい大型カラー液晶タッチパネルは、グローブをしたままで操作できキーロックも標準装備  
運転状況はUSBでPCへデータ転送可能



# VIP ECO

ノンフロン -85℃超低温フリーザー


ボディの前面左右を面取りした  
"C面カット(コーナークット)デザイン"で、並列設置時の  
フットプリント約110 mm 削減

C面カット(コーナークット)デザインにより  
複数台設置時のドア開閉スペースを  
削減

3台並列設置時のフット  
プリントを約110 mm削減  
複数台数の設置時に  
優位性を発揮します。




写真は MDF-DU702VX

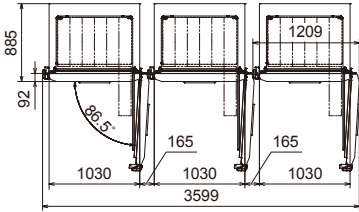

日常のストレスフリーな使用感を実現する  
新開発 自動陰圧開放ポート & 5層パッキン

外気圧と庫内気圧の差によって自動的に作動する新開発の  
自動陰圧開放ポートと、新採用  
の5層パッキンを採用  
陰圧の自動開放とパッキン周り  
の霜付低減により、頻繁なドア  
開閉を行うユーザーにおいて  
も、快適な使用感を実現

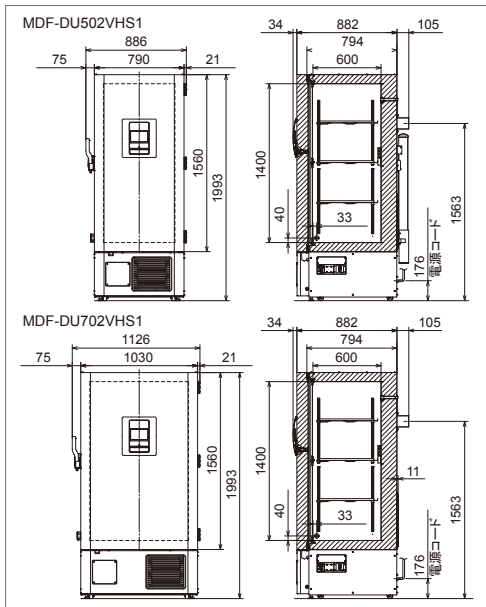

- 本機には、自記温度記録計・補助冷却装置を装備したATタイプがありません。別売品の自記温度記録計・補助冷却装置を合わせてご購入ください。
- 当社では製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください。
- 本チラシ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

●お問い合わせは

品名		超低温フリーザー	
品番	MDF-DU702VHS1-PJ	MDF-DU502VHS1-PJ	
外形寸法	幅×奥行×高さ 1030 mm×882 mm×1993 mm	790 mm×882 mm×1993 mm	
内形寸法	幅×奥行×高さ 870 mm×600 mm×1400 mm	630 mm×600 mm×1400 mm	
内容量	729 L	528 L	
外装	塗装鋼板		
内装	塗装鋼板		
扉	1枚 塗装鋼板		
扉	2枚 断熱材: 硬質ウレタンボード		
断熱材	硬質発泡ポリウレタン(OP発泡)+真空断熱材(VIP PLUS: 20 mm)		
扉	ステンレス製 3枚(耐荷重50 kg/枚)		
開放ポート	自動: 1ヶ所 / 手動: 1ヶ所		
測定孔	3ヶ所 キャビネット背面上部、庫内底左右奥(各孔φ17 mm)		
錠前	シリンダー錠1個(外扉タッチハンドルに内蔵)		
キャスター	4個(調節足2ヶ所)		
製品質量	279 kg	247 kg	
冷凍回路	二元冷凍回路		
冷却方式	自然対流式		
圧縮機	高温側/低温側 750 W / 750 W		
冷媒	高温側/低温側 HC冷媒(ノンフロン) / HC冷媒(ノンフロン)		
電源	単相100 V 50 Hz / 60 Hz		
電源容量	50 Hz/60 Hz 15 A / 15 A		
電動機定格消費電力	50 Hz/60 Hz 530 W/540 W	420 W/430 W	
最大放熱量	50 Hz/60 Hz 3672 kJ/h/3600 kJ/h	3204 kJ/h/3240 kJ/h	
冷却性能	-85℃(周囲温度: 30℃ 無負荷)		
温度調節	マイコン制御式		
温度表示	液晶表示(タッチパネル)		
高温警報	設定温度+5℃~+40℃(初期設定+10℃) 警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転		
低温警報	設定温度-5℃~-40℃(初期設定-10℃) 警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅 約15分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転		
ドア警報	DOOR状態表示、点灯、ブザー断続音(2分遅延、0~15分可変)		
フィルター警報	FILTER状態表示、ブザー断続音、遠隔警報なし		
遠隔警報接点	遠隔警報端子3P: DC30V 2A、温度警報 ドア警報 停電警報 遠隔警報		
自己診断機能	各センサー異常時、Warning文字表示点滅 メッセージ欄にエラー表示、ブザー音断続音、遠隔警報出力		
運転モニター機能	STATUSランプ点灯 設置環境温度異常/高負荷運転表示		
メモリーバックアップ	不揮発性メモリー		

◎製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◎本製品の各データは、当社基準で測定しています。

品番	メーカー希望小売価格 (税・据付搬入費別)	貯蔵ラック・貯蔵ボックス フルセット価格	※MDF-DU702VH=
MDF-DU702VHS1-PJ	2,350,000円	3,309,040円	貯蔵ラック MDF-24SR1 × 24個 貯蔵ボックスMDF-2081BX計576個 MDF-DU502VH=
MDF-DU502VHS1-PJ	1,980,000円	2,619,360円	貯蔵ラック MDF-24SR1 × 16個 貯蔵ボックスMDF-2081BX計384個

オプション (取付をご依頼された場合は別途料になります。取付費については当社へお問い合わせ下さい。)

- 自記温度記録計 MTR-G85C-PJ  
・メーカー希望小売価格: 180,000円(税別)  
200V用  
記録範囲: -100℃~+40℃
- 記録計用紙 RP-G85-PJ  
・メーカー希望小売価格: 9,000円(税別)
- インクペン PG-R-PJ  
・メーカー希望小売価格: 4,000円(税別)
- 自記温度記録計 MTR-85H-PJ  
・メーカー希望小売価格: 178,000円(税別)  
記録範囲: -100℃~+50℃
- 取付金具 MDF-S3085-PJ  
・メーカー希望小売価格: 10,000円(税別)
- 記録計用紙 RP-85-PJ  
・メーカー希望小売価格: 6,500円(税別)  
6巻入り(1年分)
- フェルトペン DF-38FP-PJ  
・メーカー希望小売価格: 4,000円(税別)
- 貯蔵ラック MDF-24SR1-PJ  
・メーカー希望小売価格: 21,000円(税別)  
外形寸法: W139 mm×D559 mm×H336 mm
- 貯蔵ボックス MDF-2081BX-PJ  
・メーカー希望小売価格: 23,700円(税別)  
(30個/梱包: 1個単価: 790円(税別))  
適用チューブ×本数: 2.1mL・2mL×81本
- 補助冷却装置 MDF-UB7-PW  
・メーカー希望小売価格: 230,000円(税別)  
液化炭酸ガス用/DC24V自動充電式  
本体内蔵式
- 小内扉キット MDF-7ID5-PW  
・メーカー希望小売価格: 150,000円(税別)  
MDF-DU702VH用小内扉5枚セット
- 小内扉キット MDF-7ID4-PW  
・メーカー希望小売価格: 150,000円(税別)  
MDF-DU702VH用小内扉4枚セット
- 小内扉キット MDF-5ID5-PW  
・メーカー希望小売価格: 150,000円(税別)  
MDF-DU502VH用小内扉5枚セット
- 小内扉キット MDF-5ID4-PW  
・メーカー希望小売価格: 150,000円(税別)  
MDF-DU502VH用小内扉4枚セット



MDF-5ID4取り付けイメージ

## PHC株式会社 バイオメディカ事業部

〒105-8433  
東京都港区西新橋2丁目3番5号

北海道出張所 TEL 011-231-7113 FAX 011-271-0714  
北日本営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582  
東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873  
南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150  
中部営業所 TEL 052-551-0822 FAX 052-551-3490  
近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449  
中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701  
九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は  
2018年4月現在のもです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。  
●実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。